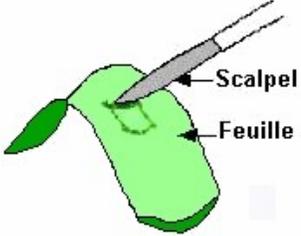
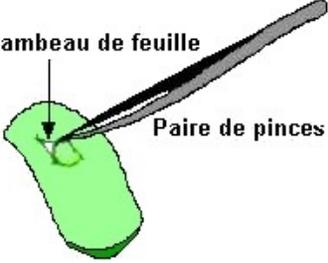
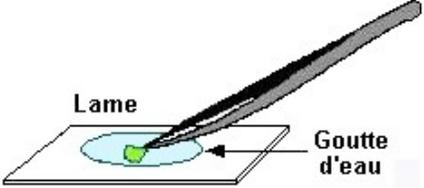
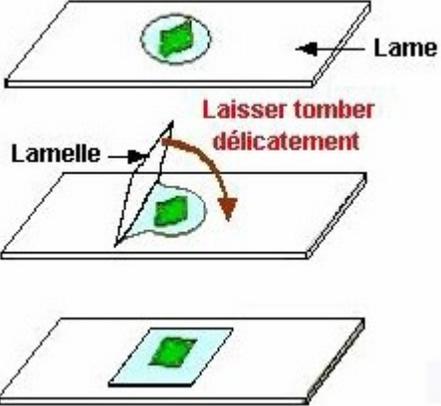
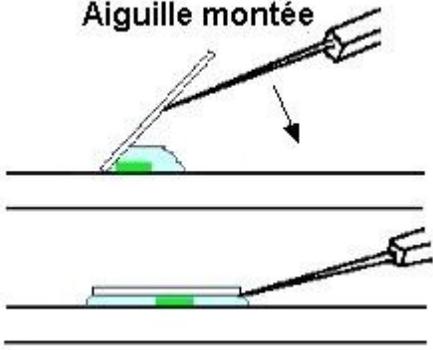
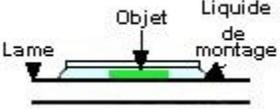
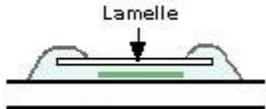
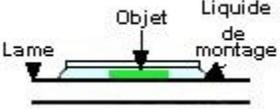
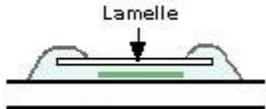
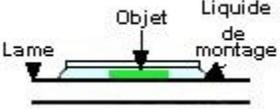
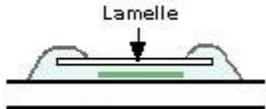


PRÉLEVEMENT D'UN FRAGMENT D'ÉPIDERME FOLIAIRE

Matériel		Colorants éventuels								
- Scalpel, paire de pinces fines, paire de ciseaux fins, aiguille montée - Lame, lamelle - Eau		- Rouge neutre - Bleu de méthylène								
Prélèvement et montage										
1 - Découper un petit carré d'épiderme (utiliser un scalpel ou une paire de ciseaux fins).	2 - Prélever le carré à l'aide d'une paire de pinces fines.	3 - Placer le carré dans une goutte d'eau préalablement déposée sur une lame.								
										
4 - Déposer délicatement la lamelle sur la préparation. <i>(colorer éventuellement avant ou après montage, les vacuoles au rouge neutre ou les noyaux au bleu de méthylène)</i>	4 bis - Pour déposer la lamelle, il est possible de s'aider d'une aiguille montée.	5 - Evaluer la qualité de la préparation								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Bonne préparation et bon montage</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td> - objet mince et correctement étalé - liquide sous toute l'étendue de la lamelle bien horizontale </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Mauvaise préparation  </td> <td> - objet trop épais d'un côté - lamelle inclinée avec coin d'air d'un côté - liquide débordant de l'autre </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Mauvais montage  </td> <td> - trop de liquide débordant sur le dessus de la lamelle </td> </tr> </tbody> </table>	Bonne préparation et bon montage			- objet mince et correctement étalé - liquide sous toute l'étendue de la lamelle bien horizontale	Mauvaise préparation 	- objet trop épais d'un côté - lamelle inclinée avec coin d'air d'un côté - liquide débordant de l'autre	Mauvais montage 	- trop de liquide débordant sur le dessus de la lamelle
Bonne préparation et bon montage										
	- objet mince et correctement étalé - liquide sous toute l'étendue de la lamelle bien horizontale									
Mauvaise préparation 	- objet trop épais d'un côté - lamelle inclinée avec coin d'air d'un côté - liquide débordant de l'autre									
Mauvais montage 	- trop de liquide débordant sur le dessus de la lamelle									